

## Konusclip pocket microscoop

### *Het bevestigen van de microscoop*

De Konusclip pocketmicroscoop is een microscoop die te bevestigen is op je tablet of smartphone. Dit doe je door op de camera aan de achterkant van je apparaat de achterzijde van de microscoop te plaatsen. Druk hiervoor de knip aan de achterzijde van de microscoop in en schuif deze clip over je telefoon/tablet. Het kan even zoeken zijn voordat je de microscoop op de juiste plek geplaatst hebt, het makkelijkste is om de camera-app van je telefoon of tablet te openen en een beetje te schuiven met de microscoop totdat je een cirkeltje in het midden van je scherm ziet. Dit is het beeld door de microscoop.

### *Het instellen van de microscoop*

Als de microscoop op je apparaat is geplaatst, kun je de microscoop gaan instellen. De microscoop heeft drie standen: zonder extra licht, met uv-licht en met extra LED-verlichting. Om een helderder beeld te krijgen wordt het aangeraden om één van de twee lichtstanden aan te zetten. Vervolgens plaatst je de microscoop op het voorwerp dat je wilt gaan onderzoeken. Je kunt de 'zoom'-knop verplaatsen om een beeld van dichtbij of juist verderaf te krijgen, en vervolgens kun je met de knop 'Focus' het beeld scherpstellen.



Links-onderin is de zilveren draaischijf te zien waarmee de drie lichtstanden te kiezen zijn. Aan de rechterkant zit het bevestigingsmechanisme voor op het apparaat (tablet/smartphone)



Bovenop de microscoop zijn de draaiknoppen om te zoomen en om te focussen te vinden.